

# GV-MDVD3 による動画の取り込み方

## 1. セットアップ


GV-MDVD3 を使用できる状態にする為には、まずドライバーソフトとキャプチャソフト (DVD MovieWriter 5 Special Edition for I-O DATA (以降、「DVD MovieWriter 5」と表記) をインストールする必要があります。  
※添付の CD-ROM に収められています



- 1) GV-MDMD3 を PC に接続していない状態しない状態で、CD-ROM を PC にセットします。
- 2) メニュー画面から「GV-MDVD3 ドライバ」をクリックしてドライバをインストールします。インストールが終わるとメニュー画面に戻ります。
- 3) 次は、メニュー画面から「DVD MovieWriter 5 Special Edition for I-O DATA」をクリックしてキャプチャソフトをインストールします。  
インストール完了後は、PC を再起動します。

## 2. 接続方法

パソコンと GV-MDVD3 を USB 接続します。※USB ケーブルは GV-MDVD3 に添付されています。  
GV-MDVD3 と映像機器 (位相差顕微鏡、マイクロスコープ) とは、コンポジット (黄色の端子)、または、S 端子 (黒色の端子) にて接続します。

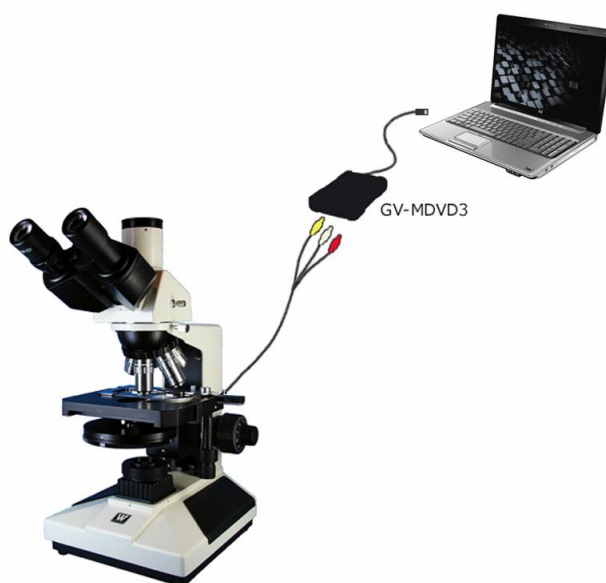

## DVD MovieWriter 5 の設定

- 1) デスクトップ画面上の「DVD MovieWriter 5 Special Edition for I-O DATA」アイコンをダブルクリッ


クして起動します。

2) 次に、「ビデオディスク」を選択し、「新規プロジェクト」をクリックします。

3) 新しく開いたウィンドウにおいて「DVD」が選択されている状態で「OK」をクリックします。




4) 左端にある「ビデオ装置からビデオをキャプチャ」をクリックします。

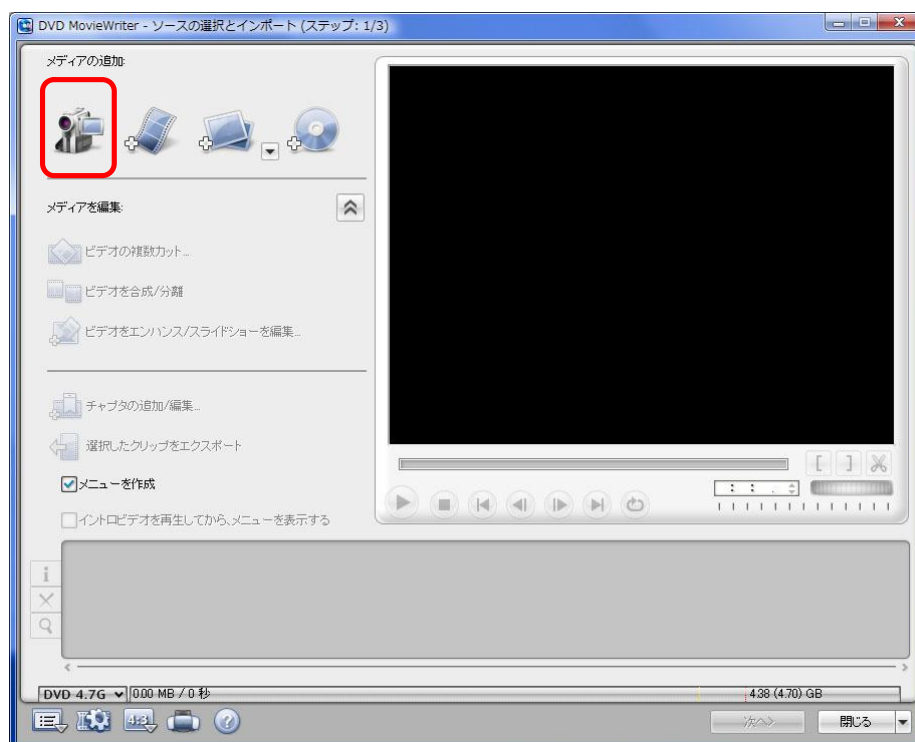


5) 「詳細設定」→「ビデオのプロパティ」の順にクリックして、「ソースを入力」タブの「ソースを入力」という項目で使用している端子を選択します。

通常ビデオ端子 (黄色のコネクタ) を使用している場合は「コンポジット」、S端子を使用している場合は「S-Video」を選択し、「OK」をクリックします。

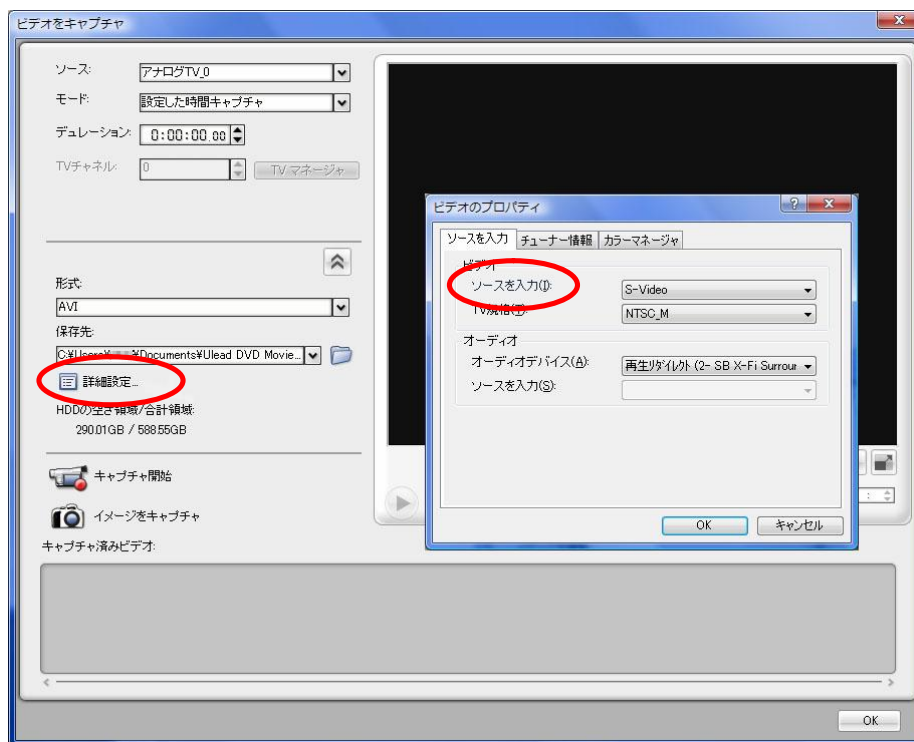

6) 「ソース」を「アナログ TV」、形式を「MPEG」にします。※ソースの選択が適切でない場合は映像が表示されません。

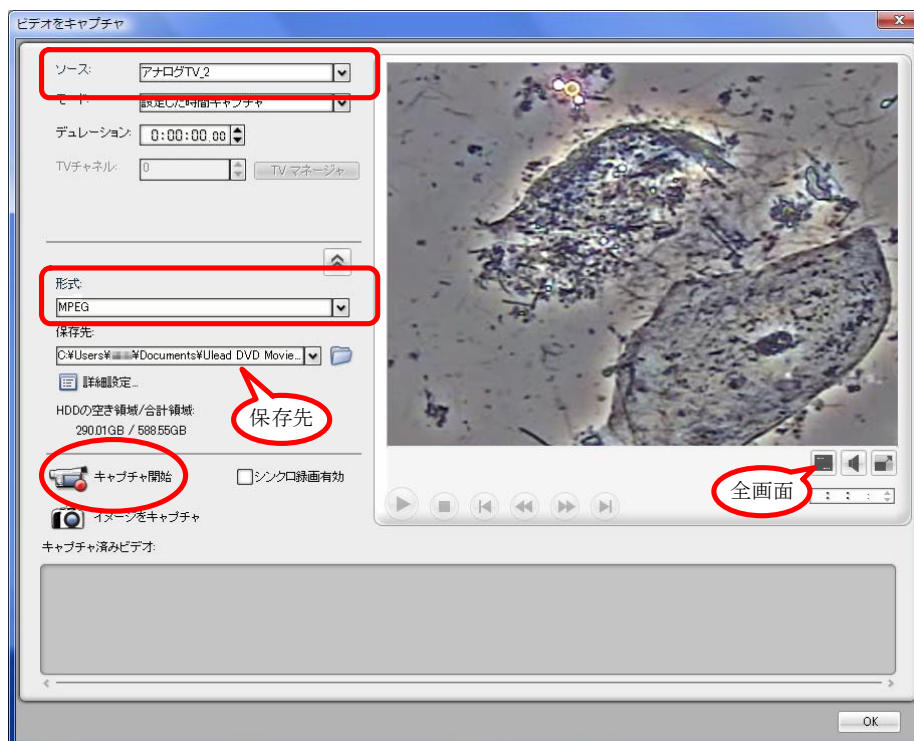

全画面表示の場合、アスペクト比を無視しますので、縦横のサイズが通常と異なる場合があります。画面をダブルクリックすることで全画面を解除できます。

### DVD MovieWriter 5 の録画手順

- 1) 録画準備ができたなら「キャプチャ開始」をクリックします。
- 2) 録画を停止するときは「キャプチャ中止」をクリックします。「キャプチャ中止」は録画中のみ表示

されます。

3) 動画ファイルは、「保存先」に保存されます。残容量に余裕のあるドライブに設定してください。

4) 尚、静止画像を保存したい場合は、「イメージをキャプチャ」をクリックします。